

深圳市清时捷科技有限公司

水质分析仪（Q 系列）

比色瓶、测试瓶、比色皿及适配器、平底 消解管放置要求

在操作仪器之前请仔细阅读本说明书的全部内容，特别要注意所有的注意事项，否则可能会对仪器造成损坏或得到不准确的检测结果。

一、比色瓶的放置要求

在测量时应擦去比色瓶外壁的残留液体及手印，确定瓶壁内无气泡、瓶外壁无手印、水珠再将比色瓶放入比色槽中。并且使比色瓶上的“▽”标识对准比色槽侧的“△”标识。在每次测定时不需要将瓶盖拧下。

二、比色皿的放置要求

在测量前应擦去比色皿外壁的残留液体、手印，确定比色皿内无气泡、外壁无手印、水珠后再将比色皿放入比色槽中。

三、比色皿适配器的放置要求

比色皿适配器与仪器不是一体的，当需要清洁比色槽时可将适配器取出，使用时再放入。放入时注意方向，确保适配器不可轻松转动。

四、平底消解管的放置要求

在测量时应擦去平底消解管外壁的残留液体及手印，确定管壁内无气泡、管外壁无手印、水珠再将平底消解管放入比色槽中。在每次测定时不需要将管盖拧下。

五、测试瓶的放置要求

在测量时应擦去测试瓶外壁的残留液体及手印后再放置在比色槽中，并且使测试瓶上的“▽”标识对准比色槽侧的“△”

标识。在每次测定时不需要将瓶盖拧下。确定瓶壁内无气泡再将测试瓶放入比色槽中。

提示：测量与校准、调零采用同一个比色瓶，可消除不同比色瓶之间的微小差异。

服务及技术支持

深圳市清时捷科技有限公司

欢迎访问我们的网站：www.sinsche.com

地址：深圳市龙华区龙华街道清泉路硅谷大院 T3 栋 4-5 楼

邮政编码：518109

全国服务热线：400-660-7869

传真：+86-0755-82127860

E-mail：sinsche@sinsche.com

技术在线支持 QQ：3364774943