

# 深圳市清时捷科技有限公司

## 水质分析仪（Q 系列）

---

### 基点复位操作指南

在操作仪器之前请仔细阅读本说明书的全部内容，特别注意所有的注意事项，否则可能会对仪器造成损坏或得到不准确的检测结果。

## 基点复位

调零时屏幕显示“o.F”，表示当前项目调零失败，此时进行基点复位操作。

### 基点复位操作步骤：

- ① 将装有纯水的比色瓶擦拭干净，放入仪器比色槽，盖上遮光罩；
- ② 长按“**调零**”键，当仪器显示“0000”时松开按键，再长按“**读数**”键；
- ③ 当仪器显示逐渐变化的“- - - -”时，松开按键，仪器进行基点复位；
- ④ 当仪器显示重新归位“0.”时，基点复位完成。

**提示：**测量与校准、调零采用同一个比色瓶，可消除不同比色瓶之间的微小差异。

## 服务及技术支持

深圳市清时捷科技有限公司

欢迎访问我们的网站: [www.sinsche.com](http://www.sinsche.com)

地址: 深圳市龙华区龙华街道清泉路硅谷大院 T3 栋 4-5  
楼

邮政编码: 518109

全国服务热线: 400-660-7869

传真: +86-0755-82127860

E-mail: [sinsche@sinsche.com](mailto:sinsche@sinsche.com)

技术在线支持 QQ: 3364774943